

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВОДА ДЛЯ ЛАЛ-ТЕСТА «ПИРОТЕСТ»

Вода используется для подготовки и проведения анализа «Бактериальные эндотоксины» с помощью ЛАЛ-теста.

Вода «Пиротест» соответствует требованиям, предъявляемым к «Воде для инъекций», и содержит бактериальные эндотоксины в количестве менее 0,005 ЕЭ/мл.

Вода используется для приготовления всех реактивов (стандарты эндотоксина, ЛАЛ-реактив) и разведений испытуемого препарата, если нет иных указаний.

Вода для ЛАЛ-теста используется в качестве отрицательного контроля, служащего одновременно условием достоверности теста.

Объемы воды, используемые для приготовления стандарта эндотоксина и ЛАЛ-реактива, указаны в инструкции фирмы-производителя на реактивы. Разведения испытуемого препарата проводят согласно требованиям частной фармакопейной статьи.

Срок хранения воды при комнатной температуре составляет 4 года с даты изготовления

ООО "НПО" ЛАЛ-ЦЕНТР"
117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 3а.
Тел.: (495) 517-40-37, т./ф (495) 380-04-32
E-mail: Lalnews@limulustest.ru