

Инструкция по применению Контейнеры депирогенизированные для отбора и хранения образцов

Контейнеры предназначены для отбора и хранения образцов в практике ЛАЛ-теста.

Характеристика.

Объём контейнеров составляет 8, 12, 30, 50, 125 мл.

Материал контейнеров: контейнеры объёмом 8,12 мл изготовлены из боросиликатного стекла, контейнеры, объёмом 30, 50, 125 мл изготовлены из полиэтилентерефталата G сополимера. Пластиковые контейнеры объёмом 30, 50, 125 мл выпускаются в упаковке по 12 штук. Стекланные контейнеры объёмом 8, 12 мл выпускаются в упаковке по 25 шт. Содержание бактериальных эндотоксинов на поверхности контейнеров составляет менее 0,01 ЕЭ/контейнер.

Правила использования. В асептических условиях открыть контейнер. Внести необходимое количество образца и закрутить крышку контейнера, таким образом, чтобы исключить контакт содержимого контейнера с внешней средой. На этикетку внести номер и дату взятия образца.

Срок годности контейнеров не ограничен при условии соблюдения целостности упаковки.

Хранение при температуре 2-30°C.

**ООО «НПО «ЛАЛ-Центр». 117105, Москва, ул. Нагатинская, д. 3А,
Тел.: (495) 517-40-37, тел/факс: (495) 380-04-32,
lalnews@limulustest.ru, www.limulustest.ru**